

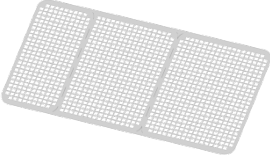
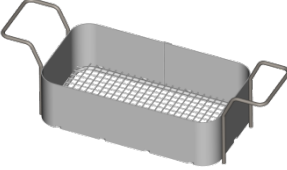


Elmadry TD	TD 30	TD 120	TD 300
220-240 VAC (50/60Hz) Art. Nr.	108 2175	107 8542	107 8575
100-120 VAC (50/60Hz) Art.Nr.	108 2662	108 2664	108 2666

Beschreibung Elmadry TD:
 Nach der Reinigung im Ultraschallbad wird das Reinigungsgut im Korb zunächst mit Stadtwasser abgespült und dann in ein Bad mit vollentsalztem Wasser (VE Wasser) bzw. destilliertem Wasser getaucht. (Notwendig, um fleckenfrei zu trocknen) Alternativ kann das Reinigungsgut auch mit Hilfe einer Laborflasche mit VE Wasser abgespritzt werden.
 Der Korb wird dann in den Warmlufttrockner gestellt und bei aufgelegtem Deckel wird die Warmluft aktiviert. Der Deckel verfügt über Lüftungsschlitze, so dass eine maximale Luftturbulenz erzeugt wird. Die feuchte Luft wird nach außen geleitet. Der Deckel reduziert dabei gleichzeitig den Energieverbrauch. Der wechselbare Staubfilter verhindert eine Neuverschmutzung über die Stäube der Raumluft.
 Um das Trocknungsgut schnell abzukühlen, kann auf Kaltluftbetrieb umgeschaltet werden.

Produktmerkmale Elmadry TD	TD 30	TD 120	TD 300
• Für die Verwendung verschiedener Korbgrößen geeignet.		•	•
• Die Körbe des Ultraschallgeräts dienen durch die Kompatibilität gleichzeitig als Trocknungskorb.	•	•	•
• Einfache und schnelle Bedienung über einen Kippschalter mit drei Positionen: Off, Warmluft, Kaltluft.	•	•	•
• Trocknungstemperatur max. 70°C.	•	•	•
• Abkühltemperatur auf Raumtemperatur.	•	•	•
• Deckel zur Energieeinsparung und um eine effektive Strömungsturbulenz um das Trocknungsgut zu erzeugen.	•	•	•
• Automatische Sicherheitsabschaltung bei zu hoher Temperatur	•	•	•
• Silikonmatte (perforiert) kann als Zubehör auf den Boden gelegt werden, so dass das Trocknungsgut direkt auf den Boden gelegt werden kann (kein Verkratzen).	•	•	•
• Staubfilter (wechselbar) verhindert, dass Stäube der Raumluft das Trocknungsgut neu verschmutzen.	•	•	•
• Kaltgerätestecker-Anschluss: hohe Mobilität, da das Netzkabel am Gerät ausgesteckt werden kann.	•	•	•
• Gehäuse aus Edelstahl, tropfwassergeschützt	•	•	•

Technische Daten:			
Elmadry TD	TD 30	TD 120	TD 300
Mechanische Daten			
Wanne Innenmaße B/T/H (ca. mm)	240/137/100	300/240/200	505/300/200
Gerät Außenmaße B/T/H (mm)	300/186/219	362/285/322	568/347/322
Gewicht (kg)	3,6	6,1	10,2
Maximal Beladung (kg)	1	7	12
Maschenweite Drahtgewebe (mm)	2		
Drahtdurchmesser Drahtgewebe (mm)	0,63		
Elektrische Daten			
Netzspannung (VAC) (50/60Hz)	100-120 oder 220-240		
Heizleistung bei 115 und 230 V (W)	480	550	1100
Leistung bei 115 und 230 V (W)	500	570	1140
Temperatur max. (C°)	70		
Aufheizzeit (min)	~ 15		
Luftleistung max. (m ³ /h)	160	160	320
Material			
Wanne	Chrom-Stahl		
Gehäuse	Chrom-Stahl		
Zubehör			
Passende Korbgrößen:			
Elmasonic S/P Line	1x 30	2 x 30/40 1 x 100/120	3x 60 1x 60 + 1x 100/120 2x 100/120 1 x 150/300
Elmasonic xtra TT	-	2 x 30 1 x 60	1 x 30/60/120/200
xtra 30/50/70/150	-	1 x 30 1 x 50	3 x 30 1 x 70/150

Zubehör:								
Elmadry TD		TD 30		TD 120			TD 300	
	Silikonmatte Größe: Art. Nr.	30/40 108 2379			60/120/150/300 108 2378			
	Edelstahlkorb Größe (B/T/H mm):	30 (198/106/51)	40 (190/105/76)	60 (255/115/76)	100 (255/200/75)	120 (250/190/115)	150 (455/250/49)	300 (455/250/114)
	Maschenweite (mm):	7x1	7x1	9x1	9x1	9x1	9x1	7x1
	Art. Nr.	100 4176	100 4232	100 4243	100 4178	100 4277	103 1243	100 4271
								Technische und optische Änderungen vorbehalten 04/2017